

INSTRUKCJA OBSŁUGI




MCP RS-3250

Amperomierz cyfrowy AC szkolny

1. BEZPIECZEŃSTWO

Znaczenie symbolu UWAGA 

Przed przystąpieniem do użytkowania amperomierza należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Niezastosowanie się do zaleceń poprzedzonych symbolem  może doprowadzić do utraty zdrowia, uszkodzenia przyrządu lub mierzonego obiektu.

Znaczenie symbolu 

Przyrząd jest chroniony przez podwójną lub wzmocnioną izolację. Nie musi być ono uziemione aby spełnić wymogi bezpieczeństwa.

Dziękujemy za zakup amperomierza RS-3250.

Aby w pełni wykorzystać możliwości amperomierza należy:



- Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi
- Stosować się do zaleceń w niej zawartych

2. OPIS PRZYRZĄDU



3. SPECYFIKACJA

Model	Typ	Zakres	Dokładność
RS3250	Cyfrowy amperomierz AC	0~19,99A	1%

Wyposażenie: Amperomierz 1szt., instrukcja obsługi 1szt

Wymiary: 94 x 35 x 150mm (szer x gł x wys)

Masa: 150g

4. OBSŁUGA

Podłączyć przewody pomiarowe do miernika, następnie włączyć miernik i rozpocząć wykonywanie pomiarów.

5. NAPRAWY I KONSERWACJA

Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki wynikające z napraw przeprowadzanych przez nieuprawnione osoby. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez autoryzowany serwis dystrybutora

Przed przystąpieniem do czyszczenia miernika należy go odłączyć od wszelkich źródeł zasilania i mierzonych obwodów. Obudowę czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Następnie niezwłocznie wytrzeć do sucha.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA



Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.

MM 2017-11-16

RS-3250

nr kat. 116146

**Amperomierz cyfrowy AC
szkolny**

**Wyprodukowano w Chinach
Importer BIALL Sp. z o.o.
Ul. Barniewicka 54C
80-299 Gdańsk
www.biall.com.pl**